

## YHDISTELMÄSUIHKU KRUSMAN SILMÄSUIHKUN TURVASEKOITTIMELLA Mallit 3875, 3875-00, 3876, 3876-00, 3877, 3877-00 \*(3878, 3878-00, 3879, 3879-00)

### Asennus

- Virtauksen pitää olla vähintään 76 l/min jotta hätäsuihku toimii oikein.**  
(Virtaus 170 l/min ”high flow” malleissa 3875, 3875-00)  
**Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti.**  
Vesiliitäntä lämmin: DN 15  
Vesiliitäntä kylmä: DN 25 \*(DN20 mallit 3878, 3878-00, 3879, 3879-00)  
Viemäriiliitäntä silmäsuihku: DN32  
**Älä asenna hätäsuihkuja, jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.**  
Silmäsuihkun virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 2,4 ja 6,5 bar välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar on asennettava paineenalennusventtiili.
- Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
- Aseta silmä- ja hätäsuihkukyltit hyvin näkyviin.
- Liitä mahdollinen viemäri.
- Tarkista yhdistelmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan. Huomioi, että venttiilit eivät ole itsestään sulkeutuvia.
- Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

### Hoito- ja käyttöohjeet

- Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
- Suihkun on aina oltava toimintavalmis.

**Hätäsuihku** aktivoituu **vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestään sulkeutuva, se suljetaan vetokahvalla.

**Silmäsuihku** aktivoituu **painamalla painolaattaa eteenpäin**. Silmäsuihku ei ole itsestään sulkeutuva, se suljetaan vetämällä painolaatta takaisin lähtöasentoon.

- Hätäsuihkun luo tulee olla helppo pääsy.** Älä tuki hätäsuihkun edessä olevaa aluetta.  
Krusman silmäsuihkujen suuttimet toimitetaan suojaläpät päällä. Läpät aukenevat suihkun aktivoituessa, sulje läpät, kun suihku on suljettu. Pidä huolta suihkun puhtaudesta. Termostaattinen sekoitusventtiili 3890, katso erillinen ohje.
- Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.  
**Vanha vesi kerää bakteereja.**
- Silmäsuihkun puhdistus.** Jos epäillään likaa tai jos silmäsuihkun kuvio on epänormaali, tulee silmäsuihkun suuttimet puhdistaa.

- Avaa silmäsuihkun suutin  
(kuva. 1).
- Puhdista suodattimet tai vaihda uusiin  
(kuva. 2)
- Asenna osat takaisin silmäsuihkuun.



Kuva 1. Suutin avattuna



Kuva 2. Suodatin

